


### Changing the O-rings (e.g. if damaged)


Remove the sealing washers and the two O-rings from the grip head using the removal tool. Attach two new O-rings between the two sealing washers.

### Wechseln der O-Ringe bei Bedarf oder Beschädigung

Die Dichtscheiben und die beiden O-Ringe mit dem Entnahme-Werkzeug aus dem Spannkopf entfernen.  
Neue O-Ringe zwischen die Dichtscheiben einsetzen.

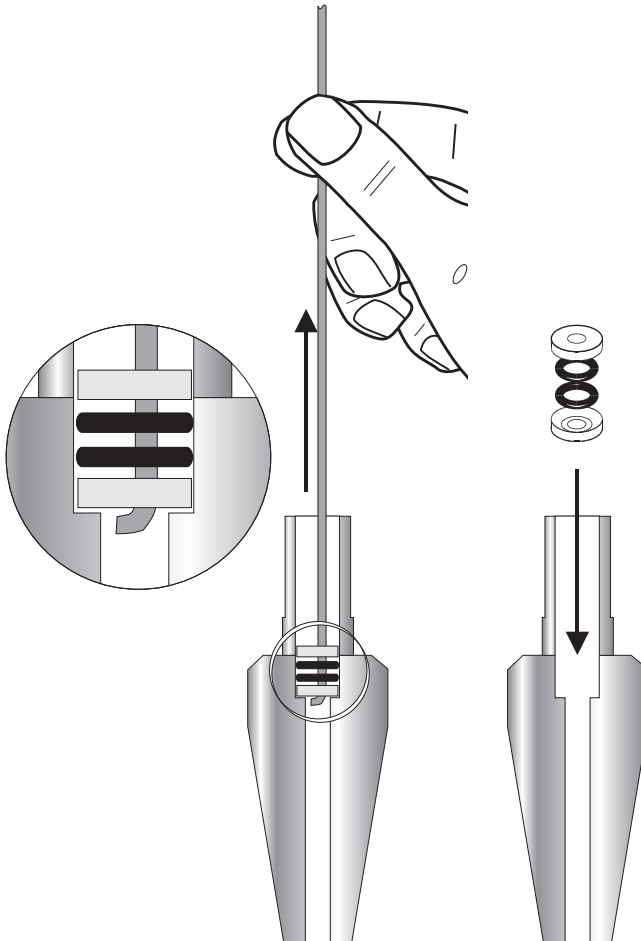

## Reinigung/Cleaning

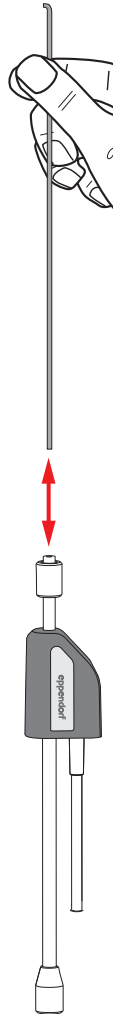

**eppendorf**  
*In touch with life*

Your local distributor: [www.eppendorf.com/worldwide](http://www.eppendorf.com/worldwide)

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany · Tel: +49 40 53801-0 · Fax: +49 40 538 01-556 · E-mail: [eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com)  
Eppendorf North America, Inc. · 102 Motor Parkway · Hauppauge, N.Y. 11788-5178 · USA

Tel: +1 516 334 7500 · Toll free phone: +1 800-645-3050 · Fax: +1 516 334 7506 · E-mail: [info@eppendorf.com](mailto:info@eppendorf.com)

**Application Support** Europe: Tel: +49 1803 666 789 (Preis je nach Tarif im Ausland; 9 ct/min aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/min)  
[support@eppendorf.com](mailto:support@eppendorf.com)

North America: Tel: +1 800 645 3050 · E-mail: [techserv@eppendorf.com](mailto:techserv@eppendorf.com)

Asia Pacific: Tel: +60 3 8023 6869 · E-mail: [support\\_asiapacific@eppendorf.com](mailto:support_asiapacific@eppendorf.com)